

## Beschützen Sie Ihren Prozess

Die Wechselarmatur Cleanfit CPA875 mit patentierter Dichtung hält Ihren Prozess hundertprozentig steril

### Höchste Sicherheit und Bedienkomfort

- **Höchste Prozesssicherheit**  
Das patentierte Design der dynamischen Dichtung schließt Verunreinigungen aus.
- **Mehr Bedienkomfort**  
Entnehmen, Sterilisieren und Kalibrieren des Sensors im laufenden Prozess – aseptisch und absolut hygienisch.
- **Keine Keimverschleppung**  
Steriles Design nach EHEDG und ASME BPE sowie Dichtungen gemäß FDA und USP Class VI.
- **Geeignet für Memosens Sensoren**  
Memosens, die wegweisende digitale Sensortechnologie, sorgt für sichere und präzise Messungen in der Lebensmittel- und Life-Sciences-Industrie.



### Vollkommen steril und sicher

- Patentiertes Kammerdesign mit "Safe-Clean"-Dichtung schließt ein Eindringen von Keimen zu 100% aus.
- Frontbündige und tottraumfreie Dichtung nach FDA- und USP-Class-VI-Kriterien.
- EHEDG-zertifiziert für höchste Ansprüche.
- Elektropolierte Oberflächen und Aseptik-Edelstahl bei hohen Ansprüche an Hygiene und Reinigbarkeit.
- Optionale Doppelkammer als zusätzliches Sicherheitsnetz.

### Sensorhandhabung im laufenden Prozess sorgt für mehr Komfort


- Hinein- und hinausfahren, messen, reinigen, sterilisieren und kalibrieren im laufenden Prozess.
- Mit der optionalen automatischen Wartung halten Sie Ihren Prozess noch einfacher steril.

### Exakte Messungen dank digitaler Memosens Sensortechnologie

- Kalibrieren Sie unter Idealbedingungen im Labor und erhalten Sie so exakte Messergebnisse.
- Eine kontaktlose, induktive Datenübertragung verhindert Messfehler durch Feuchtigkeit.
- Das Plug-&-Play-Konzept der Memosens-Sensoren ermöglicht einen einfachen Sensortausch.



Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für jede Einbausituation.

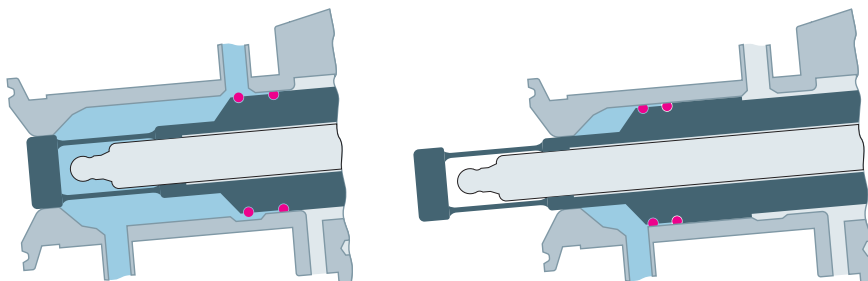

Die Dichtung zwischen dem sterilen und nicht sterilen Bereich bewegt sich dynamisch mit – vergleichbar mit einer Spritze. Dadurch kommen zu keiner Zeit kontaminierte Flächen mit Sterilraum oder Medium in Berührung. Ein Eindringen von Keimen ist so unmöglich.



**Cleanfit:**  
Die sterile Wechsel-  
armatur für maximale  
Prozesssicherheit.

#### Deutschland

Endress+Hauser  
Messtechnik  
GmbH+Co. KG  
Colmarer Straße 6  
79576 Weil am Rhein  
Fax 0800 EHFAXEN  
Fax 0800 3432936  
www.de.endress.com

#### Vertrieb

Beratung  
Information  
Auftrag  
Bestellung  
  
Tel 0800 EHVERTRIEB  
Tel 0800 3483787  
info@de.endress.com

#### Service

Help-Desk  
Feldservice  
Ersatzteile/Reparatur  
Kalibrierung  
  
Tel 0800 EHSERVICE  
Tel 0800 3473784  
service@de.endress.com

#### Technische Büros

Berlin  
Hamburg  
Hannover  
Ratingen  
Frankfurt  
Stuttgart  
München

#### Österreich

Endress+Hauser  
Ges.m.b.H.  
Lehnergasse 4  
1230 Wien  
  
Tel +43 1 880560  
Fax +43 1 88056335  
info@at.endress.com  
www.at.endress.com

#### Schweiz

Endress+Hauser  
(Schweiz) AG  
Kägenstrasse 2  
4153 Reinach  
  
Tel +41 61 715 7575  
Fax +41 61 715 2775  
info@ch.endress.com  
www.ch.endress.com